

ATCC 25922 Chemically Competent Cell 产品说明书

● 产品规格 (CAT#: DL2090)

| | |
|---------------------------------|--------------|
| ATCC 25922 Competent Cell | 100μl /支 |
| pUC19 (control vector, 10pg/μl) | 10μl |
| 保存条件 (保质期): | -80°C (6 个月) |

● 产品说明

ATCC 25922 菌株是最常用的药敏质控菌株, 主要用于药物的敏感度测试; 也可用于培养基、染色剂、生化试剂和各种大肠相关试剂盒的性能测试。ATCC 25922 未经人工改造, 为野生型菌株, 是头孢氨苄、卡那霉素、庆大霉素、氯霉素、四环素、新霉素等抗生素的敏感型标准菌种, 不含核酸酶 *endA1* 突变, 体内核酸酶含量较高, 提取质粒时推荐使用质粒提取试剂盒中去蛋白液以去除菌体内大量的核酸酶。ATCC 25922 感受态细胞经特殊工艺制作, pUC19质粒 (2686bp, Amp^R) 检测转化效率 $>1 \times 10^7$ cfu/μg DNA。

● 操作方法

1. ATCC 25922 感受态细胞从-80°C拿出, 迅速插入冰中, 5 分钟后待菌块融化, 加入目的 DNA (质粒或连接产物) 并用手拨打 EP 管底轻轻混匀(避免用枪吸打), 冰中静置 25 分钟。
2. 42°C水浴热激 45 秒, 迅速放回冰上并静置 2 分钟, 晃动会降低转化效率。
3. 向离心管中加入 700 μl 不含抗生素的无菌培养基 (2YT 或 LB), 混匀后 37°C, 200 rpm 复苏 60 分钟。
4. 5000 rpm 离心 1 分钟收集菌体, 留取 100 μl 左右上清轻轻吹打重悬菌块并涂布到含相应抗生素的 2YT 或 LB 培养基上。

● 注意事项

1. 感受态细胞最好在冰中缓慢融化。插入冰中 8 分钟内加入目标 DNA, 不可在冰中放置时间过长, 长时间存放会降低转化效率。
2. 混入目的 DNA 时应轻柔操作。
3. 转化高浓度的质粒或高效率的连接产物可相应减少最终用于涂板的菌量。
4. 若要获得大量, 高纯度质粒, 建议在 TB 培养基 (唯地 CAT#: CM1018L) 中摇菌培养 (以标准质粒 PUC19 为例: 在 TB 营养液中过夜培养的菌体浓度和质粒产量为 LB 的 3-4 倍, SOC 的 2 倍)