

电转毕赤酵母 X-33 Elec-Competent Cell 产品说明书

● 产品规格 (CAT#: PE1002)

X-33 Elec-Competent Cell	10×80μl /支	保存: -80°C (3个月)
1M 山梨醇溶液 (0.45um 过滤除菌)	10ml	保存: 4°C (12个月)
pPICZA (control vector, 10ng/μl)	10μl	保存: -80°C (12个月)

● 基因型 (Genotype)

wild-type

● 表型 (Phenotype)

Mut⁺

● 产品说明

X-33 菌株是由 invitrogen 公司开发专门用于重组蛋白表达的毕赤酵母菌株。X-33 是未经过基因改造的野生型菌株(WT), 不可利用营养缺陷培养基筛选重组成功的阳性菌落, 一般使用 100ug/ml 的 Zeocin 或盐酸博来霉素进行筛选。X-33 毕赤酵母的表型为 Mut⁺ (毕赤酵母是甲醇营养型酵母, 可利用甲醇作为唯一碳源。甲醇代谢的第一步是: 醇氧化酶利用氧分子将甲醇氧化为甲醛, 毕赤酵母中有两个基因编码醇氧化酶: AOX1、AOX2, 野生型毕赤酵母中大多数的醇氧化酶是 AOX1 基因产物, 甲醇可诱导 AOX1 基因表达, AOX1 蛋白产物最高可占细胞中可溶蛋白的 30%以上, 很多毕赤酵母表达质粒正是利用 AOX1 表达框进行外源基因表达的, 若毕赤酵母含有有功能的 AOX1 基因就称为 Mut⁺型; AOX2 是 AOX1 的同源基因 (97%的同源性), 在缺失 AOX1 基因或 AOX1 基因丧失功能时, AOX2 基因会发挥作用, 产生一种表型为 Mut^s的突变株, 但 AOX2 基因氧化甲醇的能力比 AOX1 弱很多, 结果是细胞代谢甲醇的能力下降, 在甲醇培养基中生长缓慢。针对具体的蛋白, 很难预测选择 Mut⁺还是 Mut^s作为宿主进行蛋白表达更好, 虽然 Mut⁺型酵母转录得到的 mRNA 更多, 但超量的 mRNA 并不一定可以产生有活力的蛋白质; Mut^s型酵母虽然生长缓慢, 转录得到的 mRNA 比 Mut⁺少, 但有可能更有利于蛋白形成正确构象, 产生有活力的蛋白质)。X-33 电转感受态细胞经特殊工艺制作, -80°C可保存三个月, 线性化的 pPICZA 质粒 (3.3kb, Zeocin^R in E.coli/ *Pichia pastoris*) 检测转化效率>10⁴ cfu/μg DNA。

● 操作方法

1. 取适量 1M 山梨醇溶液 (0.45um 过滤除菌) 冰浴, 每管感受态准备 1ml。
2. 0.2 cm 电击杯和杯盖从储存液中拿出倒置于干净的吸水纸上 5 分钟沥干水分, 正置 5 分钟, 待乙醇挥发干净立即插入冰中, 压实冰面, 电击杯顶离冰面 0.5 cm 以方便盖上杯盖, 冰中静置 5 分钟充分降温。
3. 取 -80°C 保存的 X-33 电击感受态细胞插入冰中 2-5 分钟, 待其融化, 加入 2-10ug 线性化的目的 DNA (加入 DNA 的体积不超过 8ul, DNA 纯度越高越好, 保证尽可能低的离子含量), 立即插入冰中。
4. 用 200 μl 枪头(用刀切除 0.5cm 枪尖)将感受态-DNA 混合物缓慢吹打两次, 除去气泡, 快速转移到电击杯中 (避免产生气泡), 轻轻晃动电击杯使液面保持水平状态, 盖上杯盖, 插入冰中。

5. 启动电转仪，设置参数：C=25 μ F，PC=200 Ω ，V=2kV，将电击杯从冰中拿出，用吸水纸擦拭吸干表面水渍，放入电转槽中，电击完成后拿出电转杯放室温，打开杯盖，10秒内加入1ml预冷的1M山梨醇溶液，转移到30°C静置2-3小时。
6. 将感受态-DNA混合物转移到离心管中，4000 rpm离心30秒收菌，弃上清，留50ul上清重悬后涂布到含相应抗生素的筛选平板上，将平板倒置放于30°C培养箱培养3-5天。

● 培养基配制

重组成功的阳性菌落筛选用：YPDS+Zeocin/盐酸博莱霉素筛选，1L配方如下：

- 蛋白胨 (peptone) 20g
- 酵母提取物 (yeast extract) 10g
- 山梨醇 (sorbitol) 182.2 g
补水到 950ml，用盐酸调 PH 到 7.0 \pm 0.2;
- 琼脂粉 (agar) 20g(for plates only)
121°C，20 min 高压灭菌；待培养基温度降到 55°C时，加入已过滤的 50% 葡萄糖 40 ml。
- 加入 100 mg/ml 的 Zeocin/盐酸博莱霉素母液到培养基中，终浓度 100 ug/ml，倒平板。
- 含有 Zeocin/盐酸博莱霉素的 YPDS 可以在 4°C 保存两周（半衰期约 10-15 天）。

● 注意事项

1. 感受态细胞最好在冰上融化，转化高浓度的质粒可相应减少最终用于涂板的菌量，或使用更大的平板。
2. 关于 Zeocin/盐酸博莱霉素的使用浓度：Zeocin 抗性基因单拷贝插入毕赤酵母基因组可用 100 ug/ml 的 Zeocin/盐酸博莱霉素浓度筛选；多拷贝整合可增加毕赤酵母对 Zeocin/盐酸博莱霉素的抗性水平，每增加一个拷贝，Zeocin/盐酸博莱霉素的筛选浓度可增加 200 ug/ml，所以为了筛选到高拷贝的蛋白表达框可增加抗生素的使用浓度到 500，1000，甚至 2000 μ g/ml。
3. X-33 酵母菌株对高温敏感，最适生长温度为 27-30°C；高于 31°C，生长速度和转化效率下降。