

YPM 9cm 麦芽糖琼脂平板说明书

● 产品规格和内容：

包装名称	货号	皿形状 / 尺寸 / 包装含量 / 培养基体积	包装数量	无菌效期	保存条件/时间
YPM 9cm 麦芽糖琼脂平板	CAT#: YM1040P-10	圆形 / 直径 9cm / 10 皿 / 22ml	1 袋	6 个月	4°C/30 天
YPM 9cm 麦芽糖琼脂平板	CAT#: YM1040P-40	圆形 / 直径 9cm / 40 皿 / 22ml	4 袋	6 个月	4°C/30 天
YPM 9cm 麦芽糖琼脂平板	CAT#: YM1040P-100	圆形 / 直径 9cm / 100 皿 / 22ml	10 袋	6 个月	4°C/30 天
一次性涂布棒	CAT#: PSTE1001-10	10 支	1 袋	24 个月	室温干燥24个月

注：无菌效期：指培养基平板在 4°C 保持无菌状态的时间；保存时间指培养基含水量维持在原始含水量 90% 以上的保存时间。唯地生物提供各种尺寸培养皿的平板产品（包括，但不限于以下尺寸：直径 3.5cm/7cm/9cm/12cm/15cm 的圆皿，边长 10cm/13cm/25cm 的方皿）。如需其他尺寸的平板或特定配方的平板，可点击官网 QQ 联系定制。

● 产品组分与配方：（PH 值(25°C)：6.4±0.1）

产品组分	CAS 号/来源	YPM with Agar 配方 g/L
Peptone	BD Difco	20g
Yeast Extract	Oxoid	10g
Maltose（麦芽糖）	CAS:69-79-4	20g
Agar（琼脂粉）	CAS:9002-18-0	20g

● 产品说明

YPM 9cm 麦芽糖琼脂平板是不含抗生素的 YPM 即用型平板，直径为 9cm，每块平板含培养基约 22ml。取适量不含麦芽糖的 YPM with Agar 预混培养基按配方加水溶解，经高压灭菌后加入过滤除菌的麦芽糖溶液倒平板，晾干水分即成；多用于酿酒酵母的功能互补试验或麦芽糖代谢功能基因的研究。在 YPM 培养基中加入琼脂有助于形成凝胶，使细菌在平板表面生长。细菌不能消化琼脂，但可以从 YPM 培养基中获得生长所需的营养。

● 注意事项

1. YPM 9cm 麦芽糖琼脂平板需在超净台或无菌环境拆开包装，所有操作均应在超净台或无菌空间完成。
2. YPM 9cm 麦芽糖琼脂平板在百级无菌车间生产，使用前需确认平板表面光滑，无杂菌生长。若发现有杂菌，停止使用。
3. 长时间超期保存会导致平板表面开裂，若无杂菌生长，可通过在裂口处酌情加入 0.2-1ml 无菌水恢复培养基含水量。待表面水分干燥后可继续使用，但若有杂菌生长，停止使用。
4. YPM 9cm 琼脂平板在 4 度保存时有可能在培养基表面或皿盖产生冷凝水，若无杂菌生长，可将培养基表面、皿盖的冷凝水倒出，打开皿盖，在超净台吹 20-30min，待培养基表面无明显水渍后可正常使用。